

MINIDAP SOLUTION DIPHOTÉRINE 200ML

Référence : 24027



Description :

- Solution de **lavage d'urgence** en cas de **projection chimique** sur l'**œil** ou la **peau**.
- Le format **200 ml** est destiné à un premier lavage sur un **visage** ou un **bras** (ou surface équivalente).
- Recommandé à proximité des zones à risques, notamment en **laboratoire** ou postes exposés aux projections.
- Pour une efficacité maximale, il est conseillé d'**utiliser tout le contenu** et de procéder en **lavage continu**.
- En cas de projection cutanée plus étendue, une solution de lavage plus volumineuse est recommandée.

Caractéristiques techniques :

- **Format** : Spray
- **Contenance** : 200 ml
- **Usage** : Lavage d'urgence projections corrosives/irritantes (œil/peau)
- **Délai d'action visé** : Dans les 60 premières secondes
- **Référence** : 24027

Propriété

- Conçue pour être utilisée **en première intention** (avant un lavage à l'eau, si disponible).
- Doit être utilisée en **lavage continu** (une pulvérisation partielle peut réduire la douleur sans stopper l'évolution de la brûlure).
- Peut aider à limiter l'évolution des **brûlures chimiques**, avec une action réduite sur l'**acide fluorhydrique** et dérivés.
- Intéressante également en **lavage retardé** au-delà des 60 secondes, selon le contexte.
- Solution décrite comme **non irritante, non allergisante** et **non toxique**.

DESTOCKAGE

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var
Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

MINIDAP SOLUTION DIPHOTÉRINE 200ML

Référence : 24027

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **29 janvier 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Minidap solution diphotérine 200 ml : Lavage d'urgence en moins de 60 secondes

Minidap solution diphotérine 200 ml est un **spray de lavage d'urgence** conçu pour les **projections de produits corrosifs ou irritants** sur l'**œil** ou la **peau**. Son format 200 ml est prévu pour agir **dans les 60 premières secondes** sur un **visage** ou un **bras**, au plus près des zones à risques.

- **Lavage d'urgence rapide (60 secondes)**
- **Pour œil et peau**
- **Format spray 200 ml**
- **Idéal petites surfaces cutanées**
- **À placer près des zones à risques**

Mode d'emploi :

- Utiliser **le plus tôt possible**, idéalement **dans les 60 premières secondes** après la projection.
- Procéder en **lavage continu** sur la zone touchée (ex. **visage** ou **bras**).
- Il est recommandé d'**utiliser tout le contenu** du spray lors de l'accident.
- Si la projection cutanée est plus étendue, poursuivre avec une solution de lavage plus volumineuse adaptée.
- Si la diphotérine n'est pas disponible sur le lieu, ne pas retarder le lavage et utiliser l'eau à défaut.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas dépasser la **date limite d'utilisation** indiquée sur le conditionnement.
- Stocker à l'abri des **fortes températures** et du **soleil**; éviter l'exposition au **gel** (la solution peut geler, mais ne perd pas d'efficacité après dégel).
- Température d'utilisation idéale : entre **15°C et 35°C**.
- En cas de projection d'**acide fluorhydrique** ou dérivés, l'action est réduite et une solution dédiée est recommandée.

Un spray diphotérine indispensable près des zones à risques chimiques

Le **Minidap solution diphotérine 200 ml** est pensé pour réagir vite face à une **projection chimique** sur **petite surface cutanée** ou au niveau du **visage**. En environnement exposé (atelier, laboratoire, maintenance), disposer d'un **spray de lavage d'urgence** à portée de main aide à réduire la perte de temps au moment critique, avec un protocole clair : **lavage continu et utilisation complète** du contenu. Pour compléter votre équipement, retrouvez nos solutions dédiées aux [soins des yeux à la diphotérine](#) ainsi que l'ensemble des [soins des yeux](#).

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502